

Компания Соктрейд Сервис предлагает услуги

**Диагностика
Ремонт
Техническое обслуживание
Квалификация лабораторного оборудования**



- Наши инженеры проходят регулярное обучение на заводах производителей и обладают многолетним опытом по обслуживанию лабораторного оборудования
- Техническое обслуживание может быть проведено как в вашей лаборатории так и в нашем сервис-центре
- Дополнительные опции, такие как проведение дополнительного обучения по работе с приборами, проведение квалификации оборудования, замена запчастей, полноценная калибровка приборов
- Своевременное проведение диагностики и технического обслуживания позволяет избежать простоев и продлевает срок работы вашего оборудования на долгие годы

ООО Соктрейд Сервис
19991 г. Москва, Ленинский проспект, 31, ИОНХ
+7 (495) 604-44-44
service@soctrade.com

Название прибора		Работы при проведении технического обслуживания
UDK 129, UDK 139, UDK 149, UDK 159		<ul style="list-style-type: none"> • Промывка и чистка всех трубок и внутренних деталей прибора • Промывка холодильника • Калибровка всех насосов • Проверка всех узлов и запчастей прибора • Калибровка датчиков в титровальной колбе (для UDK 159) • Настройка программ • Промывка каплеотбойника серной кислотой • Проверка прибора по хлориду аммония
Серия приборов DK		<ul style="list-style-type: none"> • Калибровка температурного датчика
SMS Скруббер		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка холодильника, трубок и коннекторов • Замена диффузера • Замена фильтра и активированного угля
Насос JP Pump		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка прибора • Настройка оптимальной скорости всасывания
Серия приборов NDA		<ul style="list-style-type: none"> • Проверка герметичности прибора и газовых линий • Калибровка прибора • Замена осушителя • Замена медного наполнителя и катализатора в реакторах
Серия приборов FIWE		<ul style="list-style-type: none"> • Замена уплотнительных колец • Промывка и очистка холодильника
Серия приборов SER		<ul style="list-style-type: none"> • Замена уплотнительных колец • Промывка и очистка холодильника
Oxitest		<ul style="list-style-type: none"> • Замена уплотнительных колец • Чистка клапанов • Нанесение силиконовой смазки на уплотнительные кольца

Perten






Название прибора		Работы при проведении технического обслуживания
IM 9500		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка всех основных узлов прибора • Проверка прибора по аттестованному образцу • Проведение референсного сканирования • Очистка памяти • Обновление ПО
IM 8800		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка всех основных узлов прибора • Проверка прибора по аттестованным образцам • Настройка лампы • Очистка памяти • Обновление ПО
Серия приборов Falling Number		<ul style="list-style-type: none"> • Очистка бани от накипи • Проверка правильности работы секундомера • Калибровка температурного датчика (если это позволяет версия прибора)
Glutomatic		<ul style="list-style-type: none"> • Настройка скорости работы насоса • Настройка расстояния между мешалкой и держателем сит • Очистка основных узлов прибора

<p>Серия приборов DA</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка всех основных узлов прибора • Проверка прибора по аттестованным образцам • Проведение референсного сканирования • Очистка памяти • Обновление ПО
<p>Серия мельниц LM</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка всех основных узлов прибора • Замена сит • Замена ремня • Замена трубок насоса
<p>Серия приборов Aquamatic</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка всех основных узлов прибора • Проверка прибора по аттестованным образцам • Настройка лампы • Очистка памяти • Обновление ПО
<p>Серия приборов RVA</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка всех основных узлов прибора • Проверка прибора по аттестованным образцам • Калибровка прибора и установка нуля • Обновление ПО

Chopin



<p>Название прибора</p>		<p>Работы при проведении технического обслуживания</p>
<p>Альвеограф NG (Alveo PC, Alveo LAB)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Проверка герметичности пневматической системы, обнаружение течей и при возможности их устранение, очистка пневматической системы от масла и загрязнений • Проверка и при необходимости прочистка соленоидного клапана системы охлаждения • Промывка системы охлаждения, проверка и при необходимости калибровка температуры расстоечной камеры и тестомесилки, полировка пластины для экструзии теста • Проверка датчика давления, проверка функциональной работоспособности
<p>Мельница CD-1</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Проверка и регулировка зазора подачи зерна в первую ступень помола • Проверка и регулировка подачи крупки во вторую ступень • Разбор и очистка камер для отсеивания муки первой и второй ступени, очистка жерновых камер • Проверка натяжения ремней, проверка состояния скребков второй ступени, проверка и при необходимости регулировка положения лопастей первой и второй ступени, очистка и инспекция состояния сит первой и второй ступени • Смазка редукторов привода первой и второй ступени
<p>Mixolab</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Проверка и при необходимости калибровка насоса подачи воды • Проверка и при необходимости калибровка динамометра • Очистка соленоидного клапана охлаждения • Инспекция втулок месильной камеры • Проверка скорости вращения привода месилки

Название прибора		Работы при проведении технического обслуживания
МКС-710, МКС-5xx, МКС-7xx, МКС-5xx		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка и сушка ячейки титратора • Чистка электрода азотной кислотой • Чистка и сушка бюретки титратора • Проверка и при необходимости корректировка зазора между электродами • Замена силикагеля • Замена септы • Обновление ПО • Замена катодного и анодного растворов • Нанесение смазки Карла Фишера на шлифовые соединения • Проверка прибора по стандартам воды
МКV-710, МКV-5xx		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка и сушка ячейки титратора • Определение фактора • Чистка и сушка бюретки титратора • Нанесение смазки Карла Фишера на шлифовые соединения • Замена силикагеля • Замена титранта • Обновление ПО • Проверка прибора по стандартам воды
AT-710		<ul style="list-style-type: none"> • Определение титра титранта • Калибровка электрода • Калибровка бюретки • Чистка бюретки • Обновление ПО • Корректировка рабочих программ
DA-640		<ul style="list-style-type: none"> • Промывка ячейки толуолом • Промывка ячейки хромовой смесью • Очистка клапанов • Очистка фильтров и пневматической системы • Осушка внутренней (смотровой) полости кюветы • Калибровка прибора • Обновление ПО
RA-600		<ul style="list-style-type: none"> • Калибровка прибора • Обновление ПО