

Компания Соктрейд Сервис предлагает услуги

Диагностика
Ремонт
Техническое обслуживание
Квалификация лабораторного оборудования



- Наши инженеры проходят регулярное обучение на заводах производителей и обладают многолетним опытом по обслуживанию лабораторного оборудования
- Техническое обслуживание может быть проведено как в вашей лаборатории так и в нашем сервис-центре
- Дополнительные опции, такие как проведение дополнительного обучения по работе с приборами, проведение квалификации оборудования, замена запчастей, полноценная калибровка приборов
- Своевременное проведение диагностики и технического обслуживания позволяет избежать простоев и продлевает срок работы вашего оборудования на долгие годы

ООО Соктрейд Сервис
19991 г. Москва, Ленинский проспект, 31, ИОНХ
+7 (495) 604-44-44
service@soctrade.com

Название прибора		Работы при проведении технического обслуживания
МКС-710, МКС-5xx, МКС-7xx, МКС-5xx		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка и сушка ячейки титратора • Чистка электрода азотной кислотой • Чистка и сушка бюретки титратора • Проверка и при необходимости корректировка зазора между электродами • Замена силикагеля • Замена септы • Обновление ПО • Замена катодного и анодного растворов • Нанесение смазки Карла Фишера на шлифовые соединения • Проверка прибора по стандартам воды
МКV-710, МКV-5xx		<ul style="list-style-type: none"> • Чистка и сушка ячейки титратора • Определение фактора • Чистка и сушка бюретки титратора • Нанесение смазки Карла Фишера на шлифовые соединения • Замена силикагеля • Замена титранта • Обновление ПО • Проверка прибора по стандартам воды
АТ-710		<ul style="list-style-type: none"> • Определение титра титранта • Калибровка электрода • Калибровка бюретки • Чистка бюретки • Обновление ПО • Корректировка рабочих программ
DA-640		<ul style="list-style-type: none"> • Промывка ячейки толуолом • Промывка ячейки хромовой смесью • Очистка клапанов • Очистка фильтров и пневматической системы • Осушка внутренней (смотровой) полости кюветы • Калибровка прибора • Обновление ПО
RA-600		<ul style="list-style-type: none"> • Калибровка прибора • Обновление ПО

Pharma Test



Название прибора		Работы при проведении технического обслуживания
PT DDS-4		<ul style="list-style-type: none"> • Визуальный осмотр и проверка комплектности • Проверка средств управления • Проверка температуры среды • Проверка точности дозирования • Проверка вакуума • Проверка качества дегазирования
PT-LT		<ul style="list-style-type: none"> • Визуальный осмотр и проверка комплектности • Проверка функций контроллера • Проверка набора и точности измерения вакуума • Проверка функции обратного отсчета времени • Проверка стабильности вакуума • Проверка клапана сброса вакуума
PT-TD 200		<ul style="list-style-type: none"> • Визуальный осмотр и проверка комплектности • Проверка клавиатуры • Проверка дисплея • Проверка и настройка скорости ударов по USP • Проверка и настройка скорости ударов по EP • Проверка и настройка высоты хода по EP
Серия приборов PTWS		<ul style="list-style-type: none"> • Визуальный осмотр и проверка комплектности • Промывка контура воды и насоса • Проверка клавиатуры • Проверка дисплея • Проверка скорости вращения мешалок • Проверка работы привода • Проверка и настройка системы нагрева и датчиков температуры • Проверка насоса • Центровка стаканов